



Procedura installazione software Jeol DELTA 5.3.1 per l'elaborazione e il processing dati NMR.


- Scaricare il file delta-5.3.0-windows-installer.exe

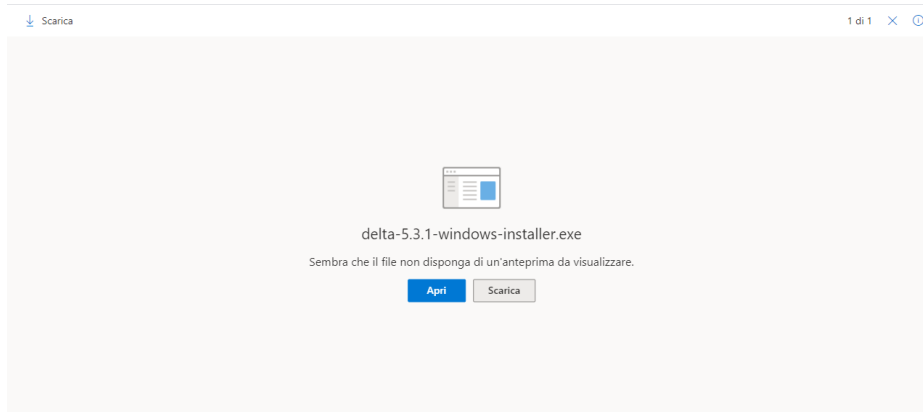


- Eseguire (doppio click) il file .exe
- Consentire l'installazione (Sì)

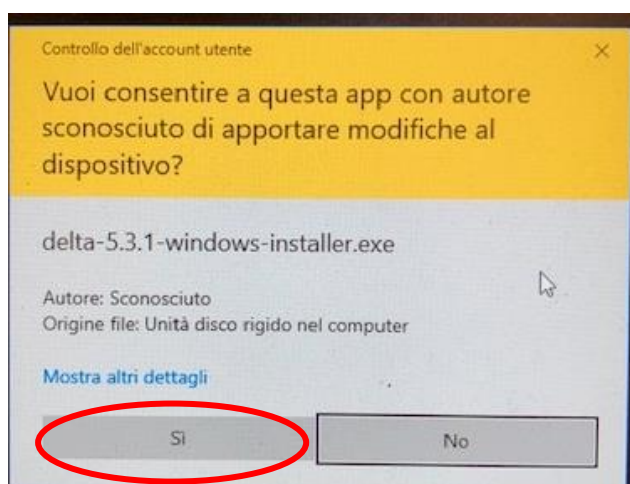


- Procedere con l'installazione (Next)

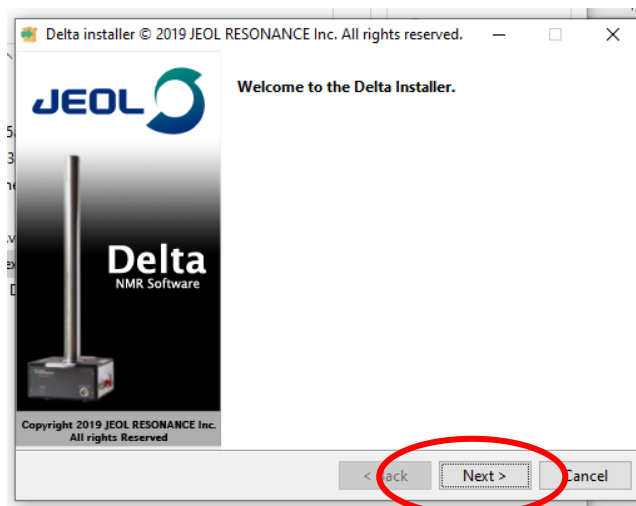


- Dare il consenso (Yes) e Proseguire (Next)

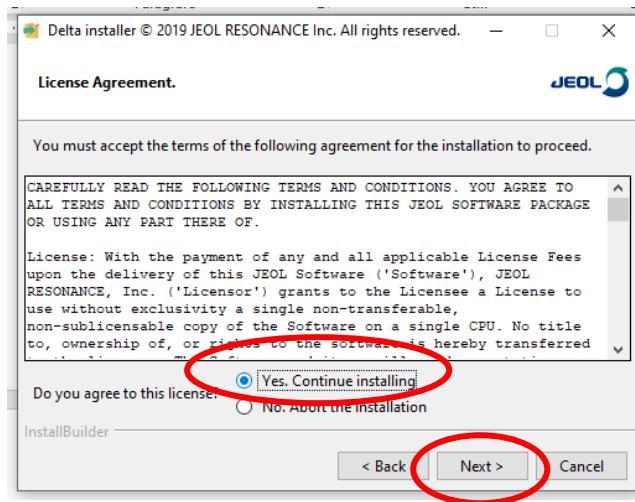


- Proseguire ulteriormente (Next)

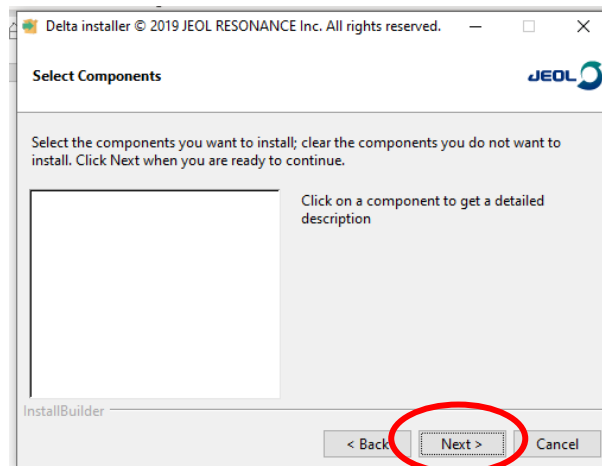


- Deselezionare Percival source files e Proseguire (Next)

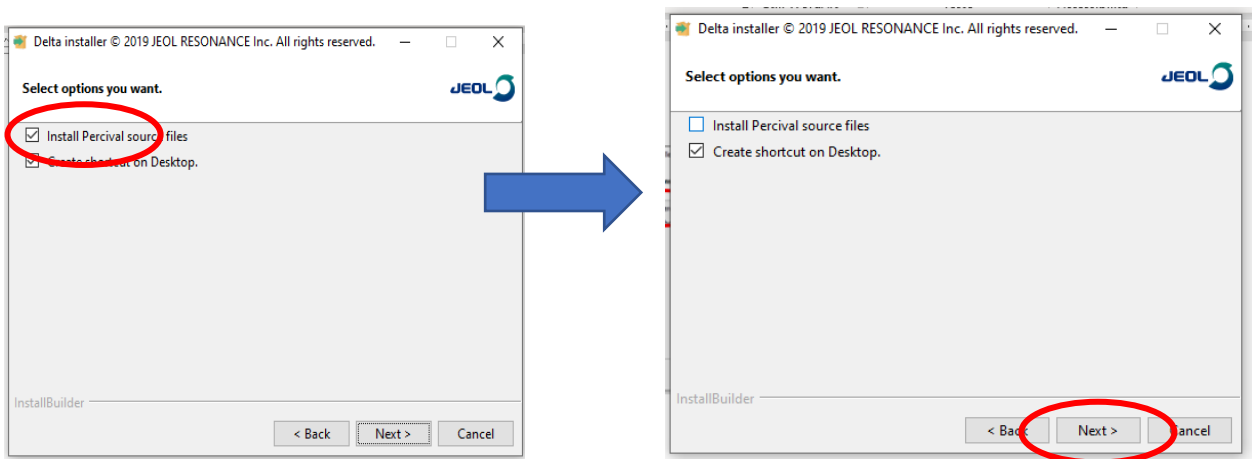


- Proseguire con la versione in Inglese (Next)

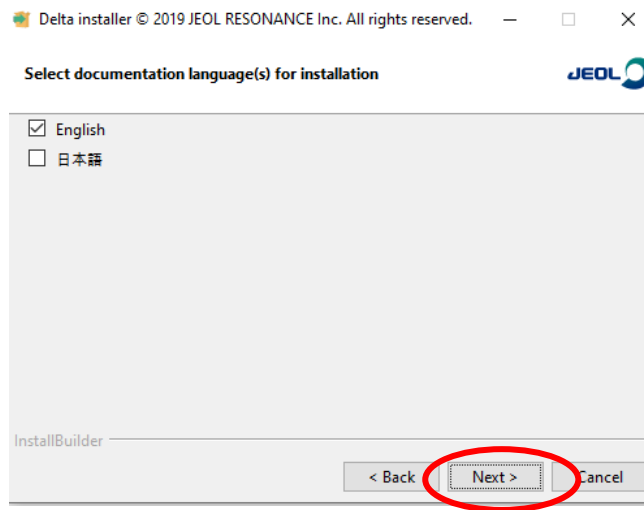


- Proseguire (Next)

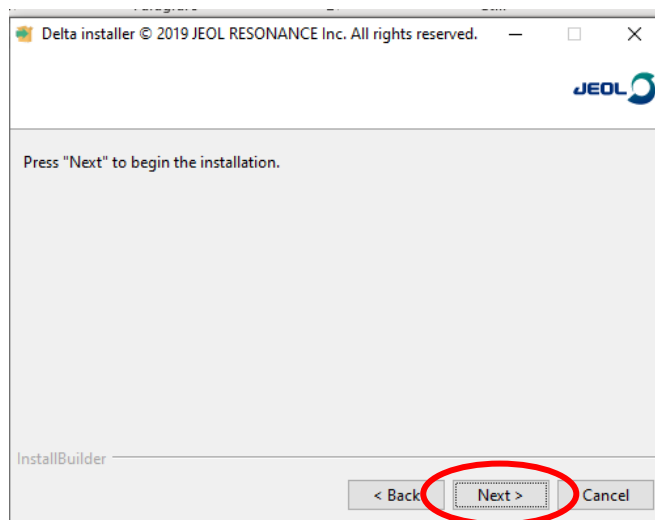


- Attendere l'installazione dei componenti

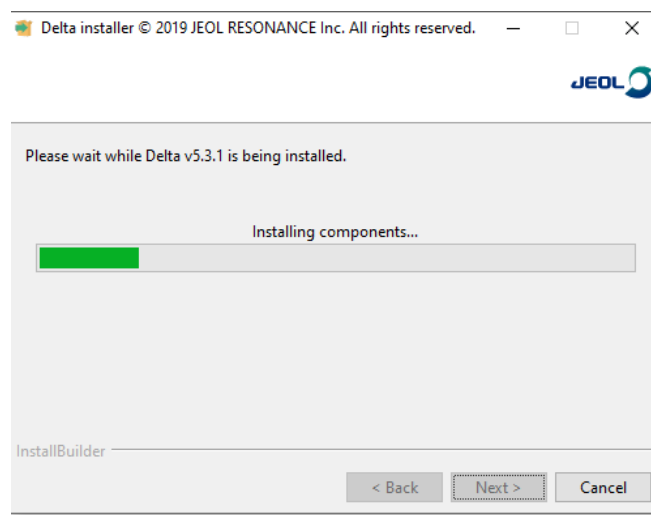

Installazione completata (Finish)

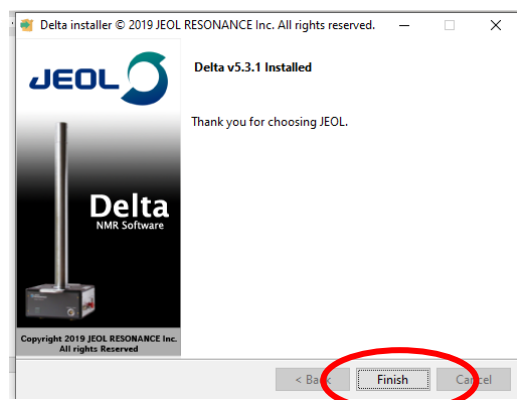

- Avviare il programma dal collegamento sul Desktop

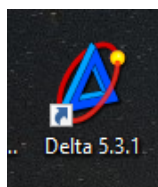

Il programma necessita di una licenza che sarà fornita contattando l'indirizzo email:

scuolanmr@jeol.it